

Para tener éxito

- ✓ Utiliza en la tinción cultivos jóvenes. La tinción de gram solo actúa sobre membranas intactas. Los cultivos viejos tienen menos probabilidades de teñirse correctamente.
- ✓ Lava bien el portaobjetos tras la aplicación del lugol y antes de la decoloración.
- ✓ Se muy cuidadoso en la aplicación del decolorante, recuerda que es el punto crítico.
- ✓ Utiliza controles gram positivos ó gram negativos junto a las muestras a teñir y aplícales el mismo procedimiento. Esto te permitirá:
 - Comprobar el buen estado de los reactivos.
 - Comprobar que has realizado los pasos adecuadamente.

Sólo así podrás interpretar los resultados.