


# Tinción de Gram.

Añadir el colorante: Cristal violeta

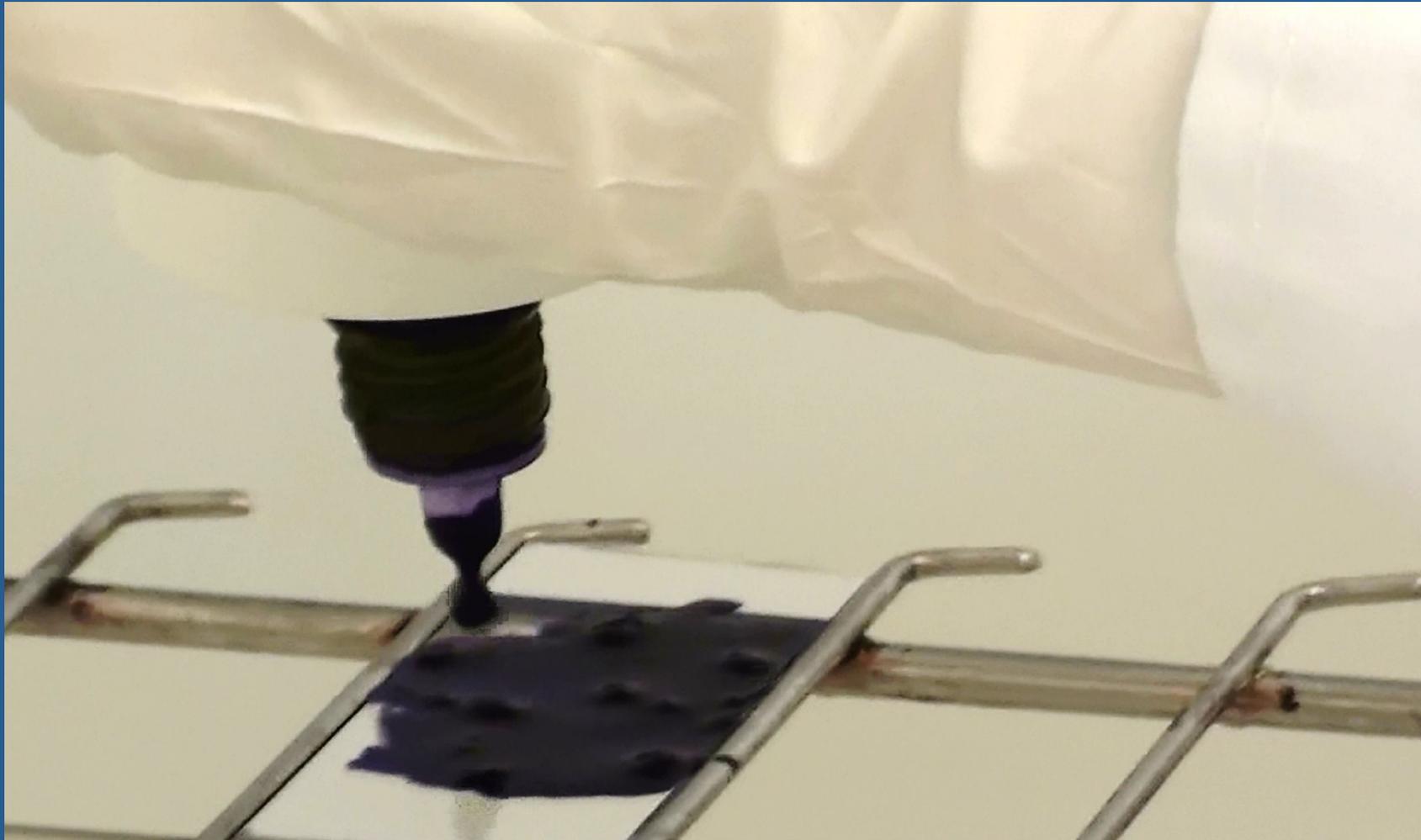

Esperar 1 minuto



Lavar con agua.



Evitar que el chorro incida directamente sobre la muestra.



El chorro de agua debe chocar en la parte superior del portaobjetos y resbalar por la muestra.

Aplicar el mordiente yodo-lugol  
esperar 1 minuto.



Lavar con agua.




Aplicar el decolorante: alcohol: acetona y lavar.



*Cuidado: punto crítico. Hasta que deje de salir color  
(3 segundos)*


Aplicar el contracolorante: Safranina y esperar 1 minuto.

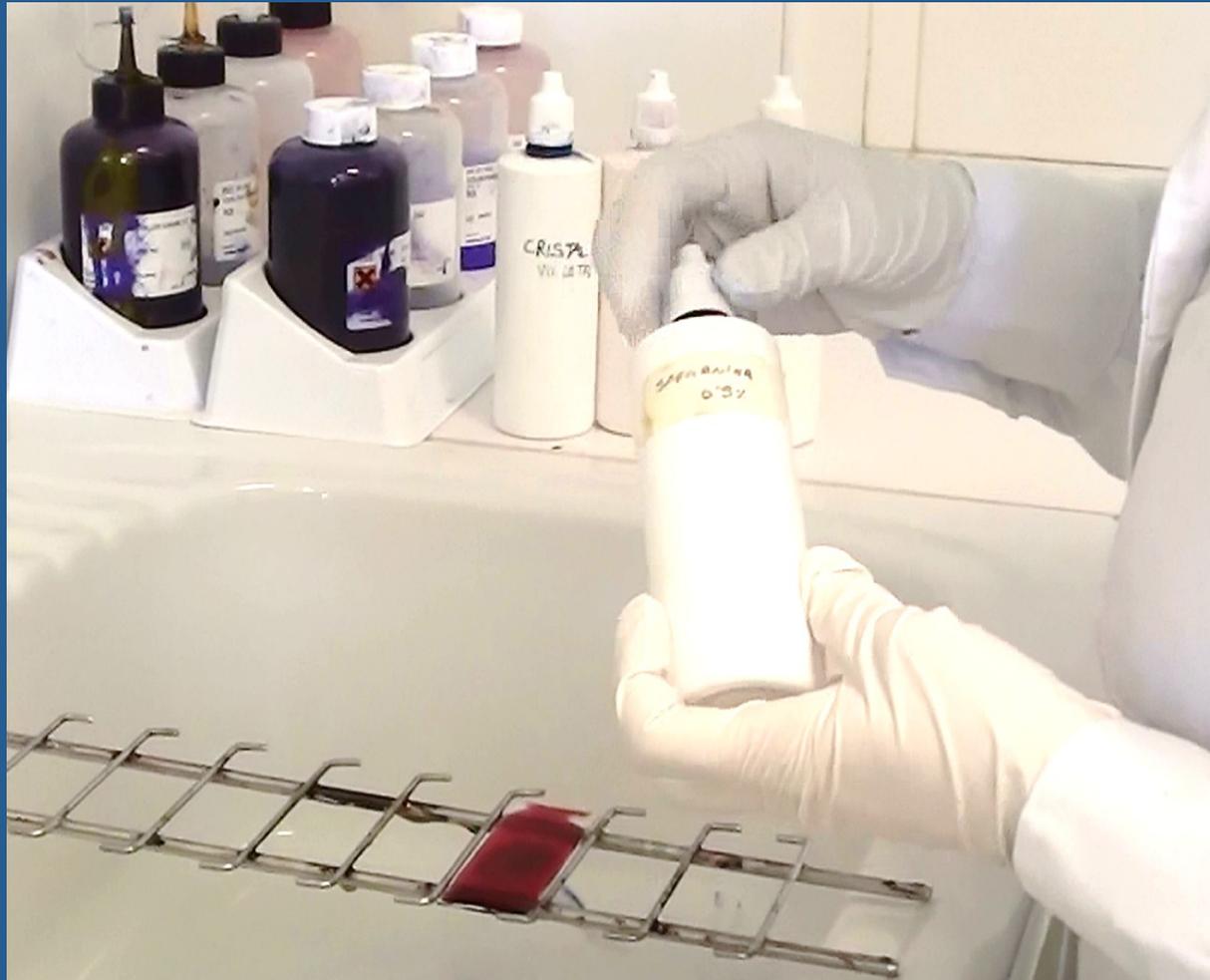


Lavar.




Dejar secar.

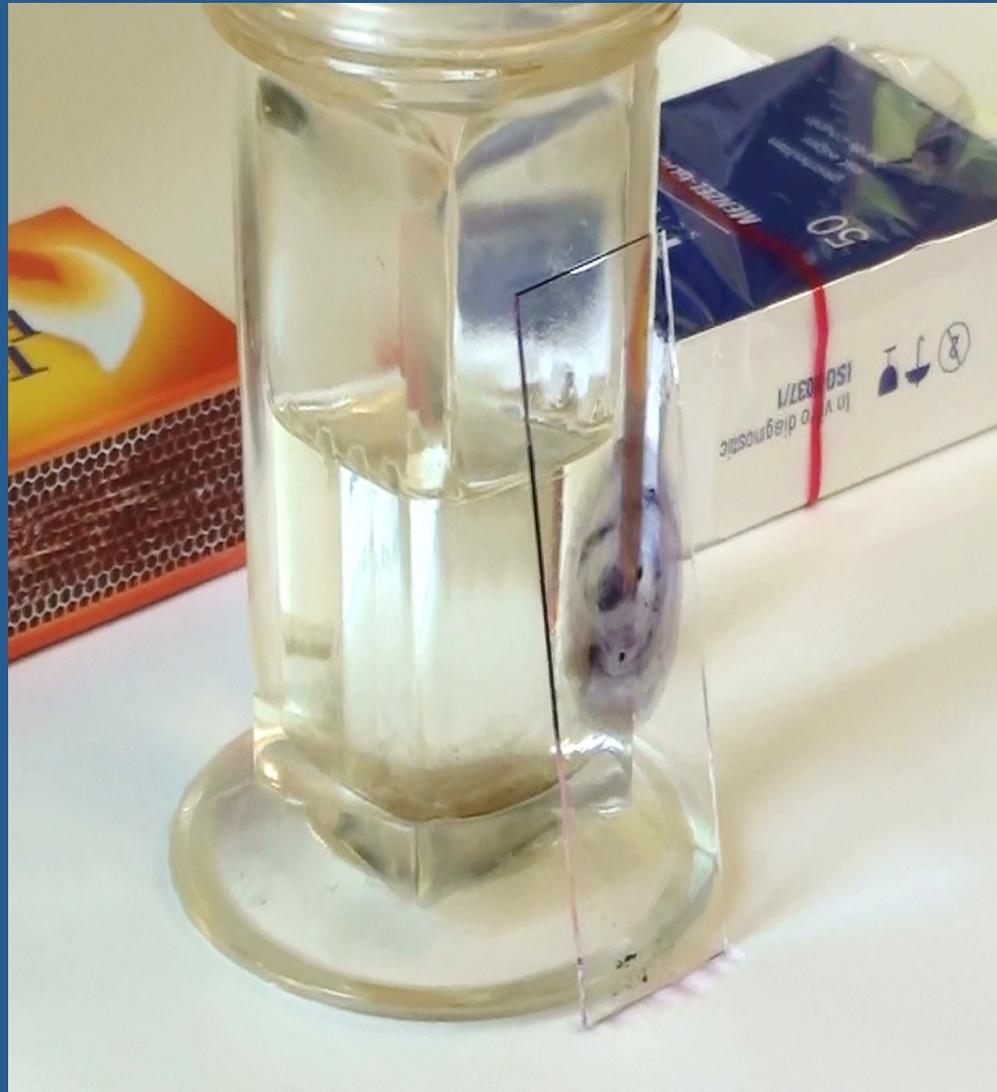

Gram listo para su observación al  
microscopio óptico.

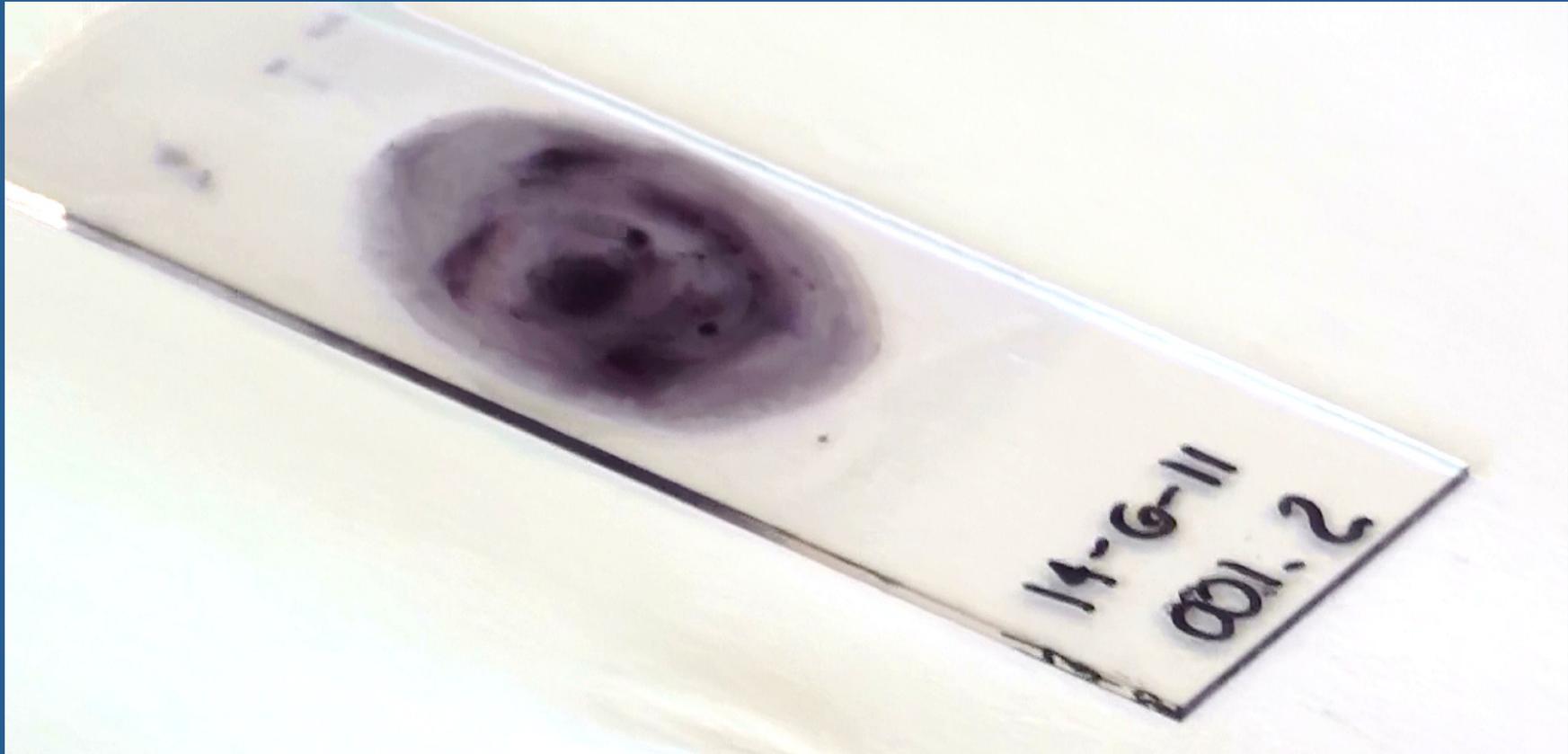

# Interpretación.

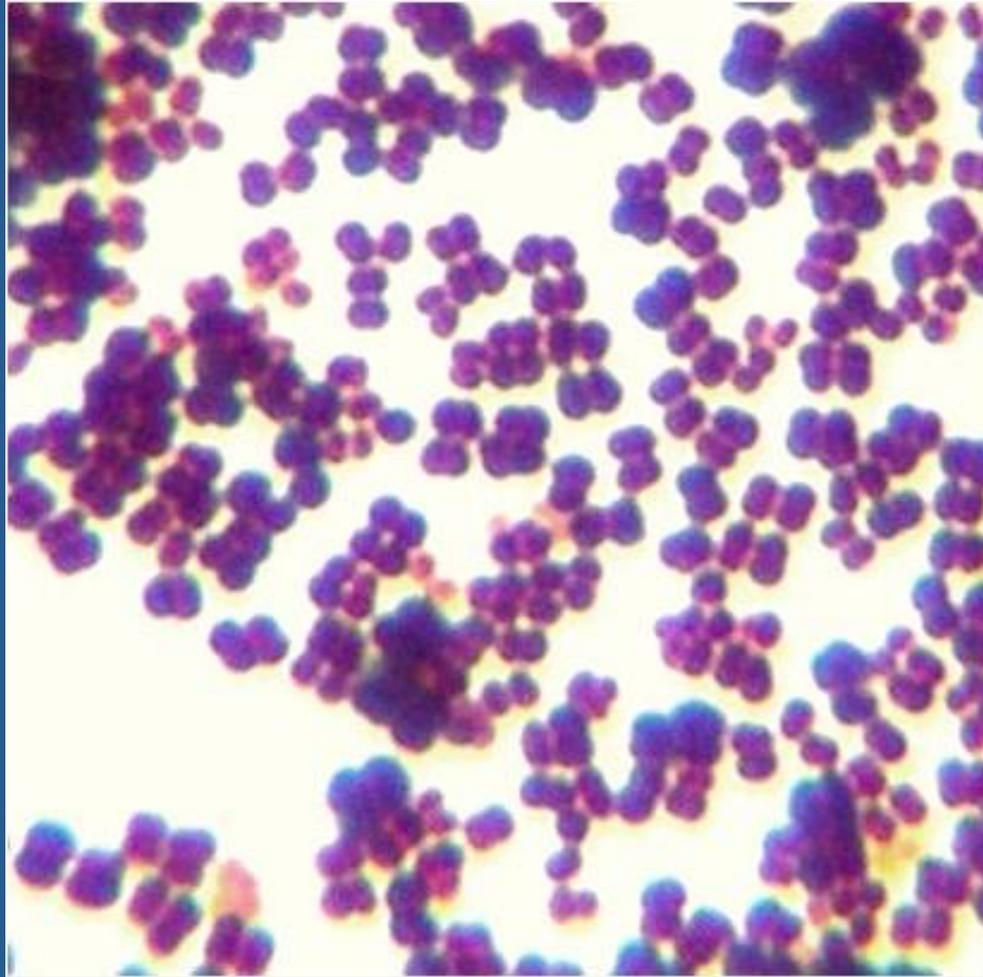

Se trata de cocos gram positivos agrupados en tétradas.