

Para tener éxito

- ✓ Recuerda que en cada placa debes añadir entre **15 y 20 ml** de medio de cultivo.
- ✓ Debes **hervir** el medio reconstituido con agua para que se funda el agar.
- ✓ Utiliza un recipiente que resista la temperatura de autoclavado.
- ✓ Recuerda que **no** debes **llenar más de las dos terceras partes** del mismo.
- ✓ **A la hora de autoclavar:**
 - Deja los **tapon**es de rosca de las botellas **entreabiertos**, si no lo haces el medio no se esterilizará.
 - Coloca los **controles de esterilización** adecuados (cinta de autoclave).
- ✓ Cierra los tapon
- es de las botellas y **atempera** el medio a su salida del autoclave, antes de su dispensación.
- ✓ Realiza la dispensación en una cabina de flujo laminar o colocando mecheros encendidos para crear una **zona de trabajo estéril**.
- ✓ Realiza un **control de calidad** de la esterilización incubando una de las placas del lote preparado en la estufa a 37 °C.